Product Information

全てのお客様のために

直販のブランド Full-Steri

日本薬局方 対応

総好気性微生物用 生培地SCDLP寒天

~生培地(培地分注済みシャーレ)のご案内~

- | 検出可能な菌: 総好気性微生物
- 非無菌製品の微生物学的試験 生菌数試験 【培養条件】


総好気性微生物数 30~35℃ 3~5日

▶環境モニタリング法

【培養条件の例】

好気性細菌、カビ、酵母 25~30℃ 5日以上

本培地は広く生息している様々な微生物の検出培地です。 総好気性微生物の検査は種類に関わらず、生きている菌が対 象にどれくらい生息しているか検査します。生育を阻害する物質 は入っていませんが、嫌気培養を行わない場合、嫌気性菌は 検出されません。本培地は SCD寒天培地にレシチンとポリソル ベートを添加した培地となっております。四級アンモニウム化合物な どの阻害物質を含む検体の検査に使用できます。

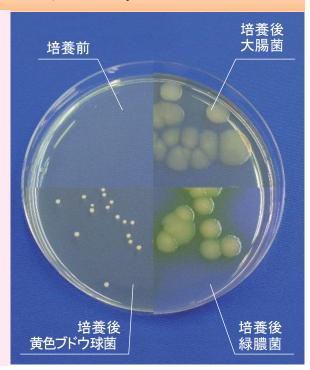

組成 (g/L) カゼインペプトン 15.0g 大豆ペプトン 5.0g 塩化ナトリウム 5.0g 寒天 15.0g ポリソルベート80 7.0g レシチン 1.0g $pH = 7.1 \sim 7.5$

検索。

● 製品仕様

品	番	053-13008	053-13108
品	名	生培地 SCDLP 寒天	
入	数	100 枚(10 枚×10 袋)	50 枚(10 枚×5 袋)
価	格	お問合せ下さい	
使用期限		製造日より3ヶ月	
保存方法		4℃~8℃(冷蔵保存)	
送	料	弊社負担	

サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい

全てのお客様のために 直販のブランド

アテクト

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

生培地

0120-82-4929

アテクト 検査

株式会社アテクト

滋賀県東近江市上羽田町3275番地1

TEL 0748-20-3535 FAX 0748-25-7171

URL http://www.atect.co.jp/

E-mail biosales@atect.co.jp

検索。