

日本薬局方対応 混釈培養液 湯せん培地

～耐熱容器に分注された調整済培地のご案内～

使用方法

- 培地または、ボトルの全体がつかる水をご用意下さい
- 蓋を緩めないで培地を水に立てつけて下さい
- 液状になるまで約15分、湯せんして下さい
- 培地または、ボトル全体が液状になりましたら、お湯から取り出し培地温度を約50℃に下げてください
- あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約20ml分注し、混釈培養をします



特徴

- 湯せんをするだけで簡単に培地が作製できます
- 短時間にて、培地を溶解できます
- ご希望のお客様にメーカー保証の試験成績書をお付けいたします

製品仕様

品名	細菌用 SCD 寒天培地 (局方対応)		真菌用 サブロー寒天培地 (局方対応)	
	品番	品番	品番	品番
品番	055-11016D	055-12016D	055-11015D	055-12015D
人数	100本	20本	100本	20本
容量	100ml	500ml	100ml	500ml
材質	本体およびキャップ:ポリプロピレン			
使用期限	製造日より6カ月			
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)			
送料	弊社負担			

その他ご希望の数量及び組成にて培地の製造も承ります。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 湯せん培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp